

**IKA® Vortex Genius 3**

Betriebsanleitung Ursprungssprache	DE	03
Operating instructions	EN	07
Mode d'emploi	FR	11
Руководство пользователя	RU	15

Indicaciones de seguridad	ES	<b>19</b>	Biztonsági utasítások	HU	<b>29</b>
Veiligheidsinstructies	NL	<b>20</b>	Varnostna opozorila	SL	<b>30</b>
Norme di sicurezza	IT	<b>21</b>	Bezpečnostné pokyny	SK	<b>31</b>
Säkerhetsanvisningar	SV	<b>22</b>	Ohutusjuhised	ET	<b>32</b>
Sikkerhedshenvisninger	DA	<b>23</b>	Drošības norādes	LV	<b>33</b>
Sikkerhetsanvisninger	NO	<b>24</b>	Nurodymai dėl saugumo	LT	<b>34</b>
Turvallisuusohjeet	FI	<b>25</b>	Инструкции за безопасност	BG	<b>35</b>
Instruções de serviço	PT	<b>26</b>	Indicații de siguranță	RO	<b>36</b>
Wskazówki bezpieczeñstwa	PL	<b>27</b>	Υποδειξείς ασφάλειας	EL	<b>37</b>
Bezpečnostní pokyny	CS	<b>28</b>			




Reg.-No. 4343-01

## Bedienelemente / Control elements / Éléments de réglage / Коммутационные элементы



Fig. 1

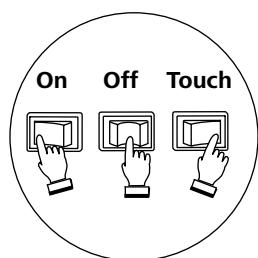

Pos.	Bezeichnung
A	Standardaufsatz VG3
B	Drehknopf
C	Kontrolleuchte
D	Geräteschalter
E	Gerätefuß

Item	Designation
A	Standard attachment VG3
B	Rotating knob
C	control light
D	Main switch
E	Base

Pos.	Désignation
A	Support standard VG3
B	Bouton rotatif
C	Lumière control
D	Commutateur
E	Pied

Пункт	описание
A	Стандартное крепление VG3
B	ручку вращения
C	Индикаторная лампа
D	Выключатель прибора
E	база устройства

## EG - Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2011/65/EU entspricht und mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmt:  
EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 und EN 61326-1:2006.

## EC - Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the regulations 2006/95/EC, 2004/108/EC and 2011/65/EU and conforms to the standards or standardized documents:  
EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 and EN 61326-1:2006.

## Déclaration de conformité CE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE et 2011/65/EU et en conformité avec les normes ou documents normalisés suivant:  
EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 et EN 61326-1:2006.

## Сертификат соответствия ЕС

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует требованиям документов 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС и 2011/65/ЕС и отвечает стандартам или стандартизованным документам EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051:2003 и EN 61326-1:2006.

	Seite
Bedienelemente	02
EG - Konformitätserklärung	02
Inhaltsverzeichnis	03
Zeichenerklärung	03
Sicherheitshinweise	03
Auspakken	04
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	04
Inbetriebnahme	04
Zubehör	05
Instandhaltung	06
Gewährleistung	06
Technische Daten	06

## Zeichenerklärung



Allgemeiner Gefahrenhinweis.



Mit diesem Symbol sind Informationen gekennzeichnet, die für die Sicherheit Ihrer Gesundheit von absoluter Bedeutung sind. Missachtung kann zur Gesundheitsbeeinträchtigung und Verletzung führen.



Mit diesem Symbol sind Informationen gekennzeichnet, die für die technische Funktion des Gerätes von Bedeutung sind. Missachtung kann Beschädigungen am Gerät zur Folge haben.

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung für Alle zugänglich auf.
- Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerät arbeitet.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).

### Geräteaufbau



- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Atmosphären, mit Gefahrstoffen und unter Wasser.
- Stellen Sie das Gerät frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche auf.
- Die Gerätefüße müssen sauber und unbeschädigt sein.
- Spannungsangabe des Typenschildes muss mit Netzspannung übereinstimmen.
- Die Steckdose für die Netzanschlussleitung muss leicht erreichbar und zugänglich sein.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung Gerät und Zubehör auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Befestigen Sie Zubehörteile und aufgestellte Gefäße gut, da sonst Schüttelgefäß beschädigt oder herausgeschleudert werden können.
- Platzieren Sie ein einzelnes Schüttelgefäß mittig und mehrere Schüttelgefäße gleichmäßig.
- Spitze, scharfkantige Gefäße führen an den Aufsätzen zu Abrieb.

### Zulässige Medien / Verunreinigungen / Nebenreaktionen



- Beachten Sie eine Gefährdung durch:
  - entzündliche Materialien
  - Glasbruch



- Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch für andere Energieinhalte, z.B. durch Lichteinstrahlung.
- Im Betrieb kann sich das Gerät erwärmen.

### Spannungsversorgung / Abschalten des Gerätes



- Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr läuft das Gerät von selbst wieder an.

### Versuchsdurchführungen



- Tragen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefahrenklasse des zu bearbeitenden Mediums.

Ansonsten besteht eine Gefährdung durch:

- Spritzen von Flüssigkeiten
- Herausschleudern von Teilen
- Erfassen von Körperteilen, Haaren, Kleidungsstücken und Schmuck.
- Stellen Sie vor Inbetriebnahme den Drehknopf (B) auf Linksschlag. Steigern Sie die Drehzahl langsam.



- Verringern Sie die Hand-Arm-Schwingbelastung (Richtlinie 2002/44/EG) bei Handbetrieb:
  - Halten Sie den Probenbehälter möglichst senkrecht.
  - Üben Sie nur soviel Druck aus wie für den Mischvorgang erforderlich
  - Benutzen Sie bei hohen Probenzahlen Aufsätze für mehrere Proben.
  - Falls sich die Schüttelbewegung des Gerätes aufschaukelt (Resonanz), reduzieren Sie die Drehzahl oder durchlaufen Sie den kritischen Bereich schnellstmöglich.

- Reduzieren Sie die Drehzahl, falls
  - Medium infolge zu hoher Drehzahl aus dem Gefäß spritzt
  - unruhiger Lauf auftritt
  - das Gerät durch dynamische Kräfte zu wandern beginnt.

#### Zubehör

- Sicheres Arbeiten ist nur mit Zubehör, das im Kapitel „Zubehör“ beschrieben wird, gewährleistet.

- Montieren Sie Zubehör nur bei gezogenem Netzstecker.
- Zubehörteile müssen sicher mit dem Gerät verbunden sein und dürfen sich nicht von alleine lösen. Der Schwerpunkt des Aufbaus muss innerhalb der Aufstellfläche liegen.

#### Zum Schutz des Gerätes

- Das Gerät darf nur von einer Fachkraft geöffnet werden.
- Vermeiden Sie Stöße und Schläge auf Gerät oder Zubehör.

## Auspicken

### • Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus
- Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition)

### • Lieferumfang

- Schüttler Vortex Genius 3
- Standardaufsatz VG 3.1
- Betriebsanleitung

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

### • Verwendung

- zum Mischen von Flüssigkeiten
- Touch-Betrieb für einzelne Reagenzgläser
- Dauerbetrieb für einzelne oder mehrere Gefäße


### • Verwendungsgebiet (nur im Innenbereich)

- Laboratorien
- Schulen
- Apotheken

Das Gerät ist für den Gebrauch in allen Bereichen, außer dem Wohnbereich und Bereichen, die direkt an ein Niederspannungs-Versorgungsnetz, das auch Wohnbezirke versorgt, geeignet.




Der Schutz für den Benutzer ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Gerät mit Zubehör betrieben wird, welches nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird oder wenn das Gerät in nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird oder wenn Veränderungen an Gerät oder Leiterplatte durch Dritte vorgenommen werden.

## Inbetriebnahme

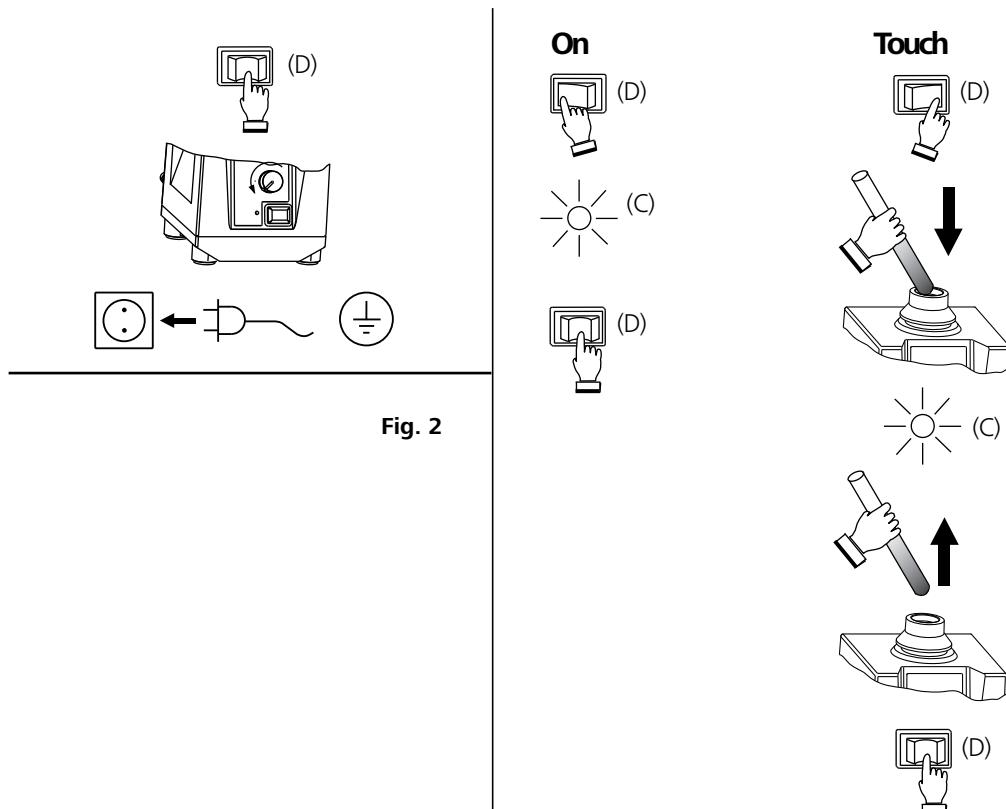


## Zubehör

Verwendungsmöglichkeiten und zulässige Drehzahlbereiche der Aufsätze:

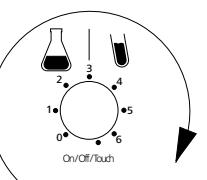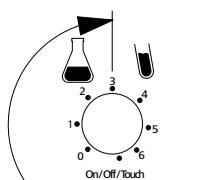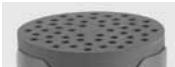Bezeichnung	Beschreibung	Ident- Nr.	Touch- betrieb	Dauer- betrieb	Drehzahlbereich
	VG 3.1 Standardaufsatz Für Reagenzgläser und kleine Gefäße bis ø 30 mm	33 412 00	X	X	
	VG 3.2 Einhandaufsatz 88 mm-Telleraufsatz mit Gummiauflage	33 423 00	X	X	
	VG 3.3 Universalaufsatz 150 mm-Telleraufsatz mit Gummiauflage	33 424 00	-	X	
	VG 3.31 Reagenzglasaufnahme Für 54 Eppendorfröhrchen für VG 3.3	33 443 00	-	X	
	VG 3.32 Reagenzglasaufnahme Für 18 Reagenzgläser 10 mm, für VG 3.3	33 439 00	-	X	
	VG 3.33 Reagenzglasaufnahme Für 12 Reagenzgläser 12 mm, für VG 3.3	33 440 00	-	X	
	VG 3.34 Reagenzglasaufnahme Für 8 Reagenzgläser 16 mm, für VG 3.3	33 441 00	-	X	
	VG 3.35 Reagenzglasaufnahme Für 8 Reagenzgläser 20 mm, für VG 3.3	33 442 00	-	X	
	VG 3.36 Erlenmeyerkolben- aufnahmen Für 1 Erlenmeyer-/ Rundkolben 100-250 ml, für VG 3.3	33 421 00	-	X	
	VG 3.37 Mikrotiterplattenauf- nahme Für 1 Mikrotiterplatte, für VG 3.3	33 444 00	-	X	

### Wechsel der Aufsätze

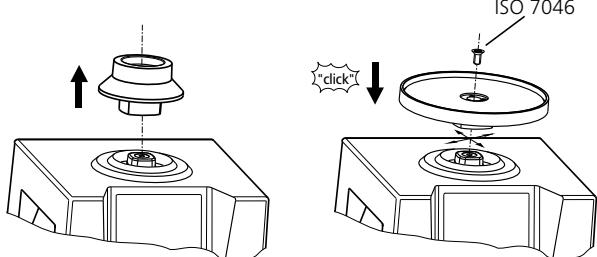

### Verwendung der Einsätze

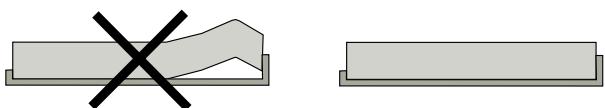


Fig. 4

Fig. 3





- Reduce the speed if
- the medium splashes out of the vessel because the speed is too high
- the appliance is not running smoothly
- the appliance begins to move around because of dynamic forces.

#### Accessories

- Safe operation is only guaranteed with the accessories described in the "Accessories" chapter.

- Always disconnect the plug before attaching accessories.
- Accessories must be securely attached to the device and cannot come off by themselves. The centre of gravity of the assembly must lie within the surface on which it is set up.

#### For protection of the equipment

- The appliance may only be opened by experts.
- Protect the appliance and accessories from bumps and impacts.

## Unpacking

### • Unpacking

- Please unpack the device carefully
- In the case of any damage a report must be sent immediately (post, rail or forwarder).

### • Scope of delivery

- Shaker **Vortex Genius 3**
- Standard attachment VG 3.1
- Operating instruction

## Correct use

### • Use

- For mixing liquids
- Touch mode for single test tubes
- Continuous mode for single or several vessels

### • Range of use (only indoors)

- Laboratories
- Schools
- Pharmacies

This device is suitable for use in all areas except:

- Residential areas
- Areas that are connected directly to a low-voltage supply network that also supplies residential areas.

The safety of the user cannot be guaranteed if: the appliance is operated with accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer, the appliance is operated improperly according to the manufacturer's specifications or the appliance or printed circuit board are modified by third parties.

## Commissioning


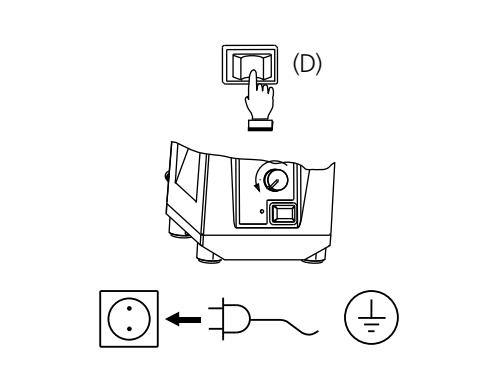


Fig. 2





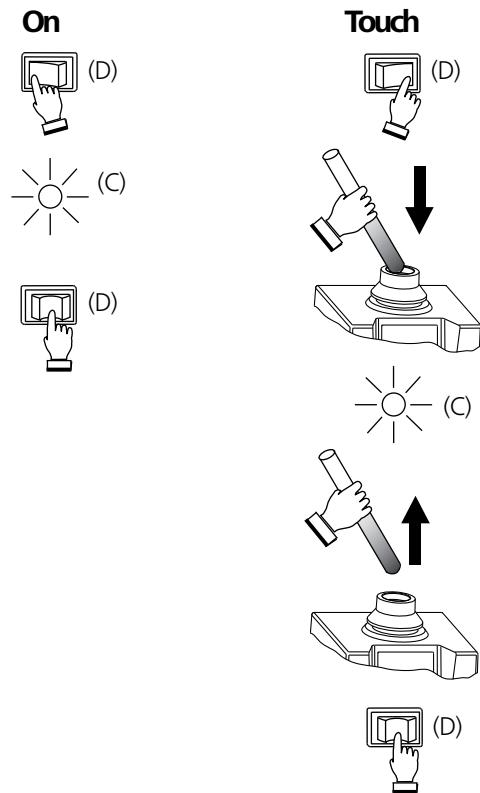

	Page		
Éléments de réglage	02	Utilisation conforme	12
Déclaration de conformité CE	02	Mise en service	12
Sommaire	11	Accessoires	13
Explication des symboles	11	Entretien	14
Consignes de sécurité	11	Garantie	14
Déballage	12	Caractéristiques techniques	14

## Explication des symboles



Remarque générale sur un danger.



Le présent symbole signale des informations **cruciales pour la sécurité de votre santé**. Un non-respect peut provoquer des problèmes de santé ou des blessures.



Le présent symbole signale des informations **importantes pour le bon fonctionnement technique de l'appareil**. Le non-respect de ces indications peut endommager l'appareil.

## Consignes de sécurité

### Pour votre protection

- **Lisez intégralement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez les consignes de sécurité.**
- Laissez la notice à portée de tous.
- Attention, seul le personnel formé est autorisé à utiliser l'appareil.
- Respectez les consignes de sécurité, les directives, ainsi que les prescriptions pour la prévention des accidents du travail.
- La prise électrique doit être mise à la terre (conducteur de protection).

### Composition de l'appareil:



- **N'utilisez pas** l'appareil dans les atmosphères explosives, avec des matières dangereuses et sous l'eau.
- Placez le statif sur une surface plane, stable, propre, non glissante, sèche et ininflammable.
- Les pieds de l'appareil doivent être propres et en parfait état.
- L'indication de tension de la plaque d'identification doit correspondre avec la tension du réseau.
- La prise de courant utilisée pour le branchement sur secteur doit être facile d'accès.
- Avant toute utilisation, contrôlez l'état de l'appareil et des accessoires. N'utilisez pas les pièces endommagées.
- Fixez les accessoires et les récipients, sous peine d'endommager ou d'éjecter les récipients agitateurs.
- Placez un récipient agitateur au centre et plusieurs récipients agitateurs répartis de manière régulière.
- Les récipients coupants et pointus entraînent l'abrasion des supports.

### Admissible du fluide / contaminants / réactions secondaires



- Vous vous exposez à des dangers par:
  - les matériaux inflammables
  - les bris de verre



- Ne traitez que des milieux pour lesquels l'apport d'énergie pendant l'opération ne pose pas problème. Cela vaut aussi pour les autres apports d'énergie, comme la radiation lumineuse par ex..
- En fonctionnement, l'appareil peut s'échauffer.

### source de courant / Eteindre



- Après une coupure de l'alimentation électrique, l'appareil redémarre seul.

### Les procédures expérimentales



- Portez votre équipement de protection personnel selon la classe de danger du milieu à traiter. Sinon, vous vous exposez à des dangers:
  - aspersion de liquides
  - éjection de pièces
  - ainsi que libération de gaz toxiques ou inflammables.
- Avant la mise en service, placez le bouton rotatif (B) en butée gauche. Augmentez doucement le régime.



- Réduisez les vibrations soumises au système main-bras (directive 2002/44/CE) lors de l'utilisation manuelle:
  - tenez le récipient contenant l'échantillon le plus verticalement possible.
  - exercez une pression semblable à celle nécessaire pour le processus de mélange, pas plus.
  - utilisez des supports pour plusieurs échantillons lorsque leur nombre est élevé.
- Si le mouvement de secousse de l'appareil s'accroît (résonance), réduisez le régime ou passez le plus rapidement possible la zone critique.

- Réduisez le régime si
  - le milieu est aspergé hors du récipient à cause d'un régime trop élevé
  - le fonctionnement est irrégulier
  - l'appareil commence à se déplacer en raison des forces dynamiques.

#### Accessoires

- La sécurité de l'appareil n'est assurée qu'avec les accessoires décrits dans le chapitre "Accessoires".

- Montez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est débranché.
- Les accessoires doivent être bien fixés à l'appareil et ne pas se détacher. Le centre de gravité de la structure doit se trouver au sein de la surface d'appui.

#### Pour la protection de l'appareil

- Seules les personnes spécialisées sont autorisées à ouvrir l'appareil
- Evitez les coups sur l'appareil et les accessoires.

## Déballage

### • Déballage

- Déballez l'appareil avec précaution
- En cas de dommage, établissez immédiatement un constat correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur).

### • Volume de livraison

- Un agitateur **Vortex Genius 3**
- Support standard VG 3.1
- Mode d'emploi

## Utilisation conforme

### • Utilisation

- Sert à mélanger des liquides
  - Mode „Touch“ pour tubes à essais individuels
  - Mode „continu“ pour un ou plusieurs récipients

### • Secteur d'utilisation (uniquement en intérieur)

- Laboratoires    - Écoles
- Pharmacies

L'appareil est adapté à une utilisation en tout lieu, sauf:

- zones résidentielles
- zones équipées d'un réseau d'alimentation à basse tension alimentant également des zones résidentielles.

La protection de l'utilisateur n'est plus garantie si l'appareil est utilisé avec un accessoire n'ayant pas été fourni ou conseillé par le fabricant ou si l'appareil est utilisé de manière non conforme aux prescriptions du fabricant ou si l'appareil ou le circuit imprimé sont modifiés par tiers.

## Mise en service

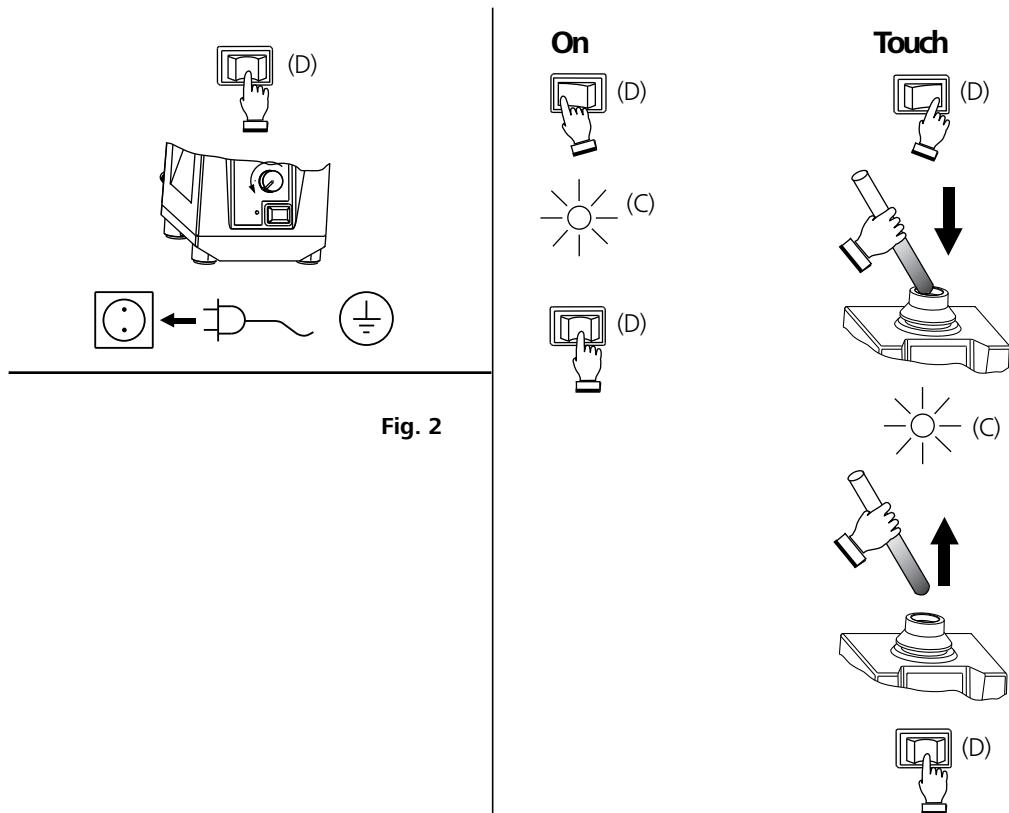


Fig. 2

## Accessoires

Possibilités d'utilisation et plages de régimes autorisées des supports:

Désignation	Déscription	Id No.	Mode „Touch”	Mode „Continu”	Plage de vitesse de rotation
VG 3.1 Support standard	Pour tubes à essais et petits récipients jusqu' à ø 30 mm	33 412 00	X	X	
VG 3.2 Support unilatéral	88 mm-support avec revêtement chaoutchouté	33 423 00	X	X	
VG 3.3 Support universel	150 mm- support avec support en caoutchouc	33 424 00	-	X	
VG 3.31 Plateau pour tubes à essais	Pour 54 tubes Eppendorf pour VG 3.3	33 443 00	-	X	
VG 3.32 Plateau pour tubes à essais	Pour 18 tubes à essais 10 mm, four VG 3.3	33 439 00	-	X	
VG 3.33 Plateau pour tubes à essais	Pour 12 tubes à essais 12 mm, pour VG 3.3	33 440 00	-	X	
VG 3.34 Plateau pour tubes à essais	Pour 8 tubes à essais 16 mm, pour VG 3.3	33 441 00	-	X	
VG 3.35 Plateau pour tubes à essais	Pour 8 tubes à essais 20 mm, pour VG 3.3	33 442 00	-	X	
VG 3.36 Plateau pour fioles - d'Erlenmeyer	Pour 1 fiole d'Erlenmeyer/-ballon à fond rond 100-250 ml, pour VG 3.3	33 421 00	-	X	
VG 3.37 Plateau pour plaques de microtitration	Pour 1 plaques de microtitration pour VG 3.3	33 444 00	-	X	

### Remplacement des supports

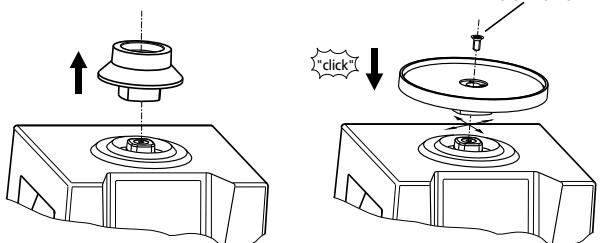


Fig. 3

M4x8  
DIN 965/  
ISO 7046

### Utilisation des inserts

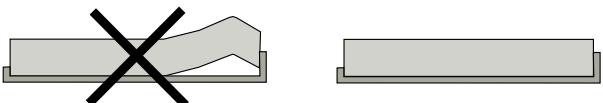


Fig. 4





- Снизьте скорость в случае:
  - проба выплескивается из емкости из-за высокой скорости перемешивания
  - устройство работает неравномерно
  - устройство начинает блуждать по динамическим силам.

#### Принадлежности

- Безопасность работы гарантируется только при использовании принадлежностей, описанных в главе «Принадлежности».

- Перед установкой принадлежностей обесточьте устройство.
- Принадлежности должны быть надежно зафиксированы на устройстве и не должны самостоятельно разъединяться. Центр масс устройства с принадлежностями не должен выходить за пределы габаритных размеров устройства.

#### В целях защиты оборудования

- Вскрытие устройства должно производиться только уполномоченным специалистом.
- Не допускайте ударов и падений устройства и принадлежностей.

## Снятие упаковки

#### • Снятие упаковки

- Аккуратно снимите упаковку.
- При наличии транспортных повреждений необходимо повестить об их обнаружении в день снятия упаковки. В некоторых случаях требуется оповестить перевозчика (почту или транспортную компанию) для проведения расследования.

#### • Комплект поставки

- Шейкеры **Vortex Genius 3**
- Стандартное приспособление VG 3.1
- Руководство пользователя

## Использование по назначению

#### • Применение

- Для перемешивания жидкостей
  - Запуск касанием для одной емкости
  - Непрерывная работа для одной или нескольких емкостей

#### • Область применения (только в помещении)

- Лаборатории - Учебные заведения
- Аптеки

Устройство пригодно для эксплуатации в любых помещениях, за исключением:

- жилых помещений
- зон, напрямую подключенных к сети питания низкого напряжения, которая обеспечивает также питание жилых помещений.

Безопасность пользователя не гарантируется в случае использования устройства с принадлежностями, не поставляемыми или не рекомендованными производителем, или устройство используется неправильно, в несоответствии с инструкцией, или в случае модификаций, внесенных в устройство или печатную плату третьими лицами.

## Ввод в эксплуатацию


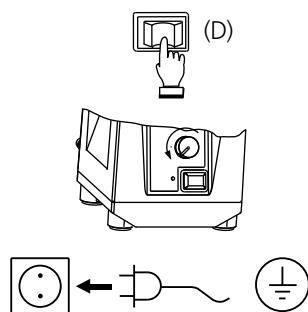


Fig. 2







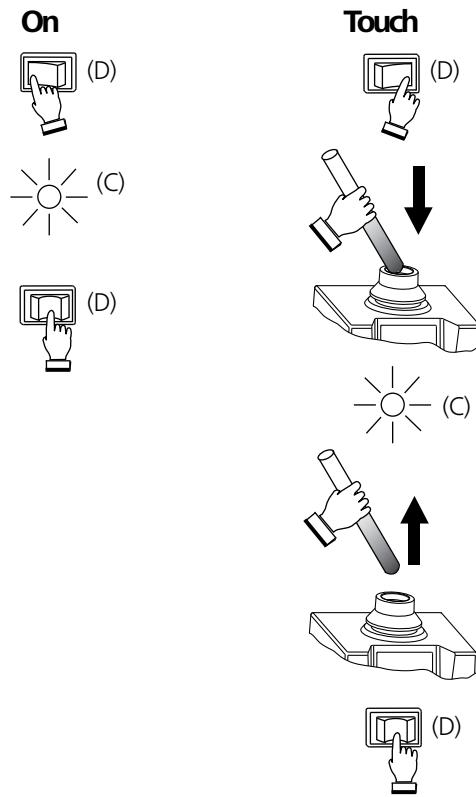



# Spiegazione dei simboli

IT



Avvertimento generico



**PERICOLO**

Questo simbolo indica informazioni estremamente importanti per la sicurezza e la salute. La mancata osservanza può compromettere la salute e causare lesioni.



**AVVERTENZA**

Questo simbolo indica informazioni importanti per il funzionamento tecnico dell'apparecchio. La mancata osservanza può causare danni all'apparecchio.

## Avvertenze per la sicurezza

### Avvertenze generali

- Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima della messa in funzione e attenersi alle avvertenze per la sicurezza.**
- Custodire le istruzioni per l'uso in un luogo accessibile a tutti.
- Accertarsi che l'apparecchio sia utilizzato soltanto da personale appositamente formato.
- Osservare le avvertenze per la sicurezza, le direttive, le norme antinfortunistiche e la normativa sulla sicurezza del lavoro.
- La presa di corrente utilizzata deve essere messa a terra (contatto conduttore di terra).

### Struttura dell'apparecchio



- Non azionare l'apparecchio in atmosfere esplosive e sostanze pericolose.

- È consentito appoggiare l'apparecchio soltanto su una base piana, stabile e antiscivolo.
- I piedini dell'apparecchio devono essere puliti e non danneggiati.
- La specifica di tensione della targhetta deve corrispondere alla tensione di rete.
- La presa di corrente per il cavo di alimentazione deve essere facilmente raggiungibile e accessibile.
- Prima di ogni utilizzo, verificare l'eventuale presenza di danni all'apparecchio e agli accessori. Non utilizzare i componenti danneggiati.
- Fissare saldamente gli accessori e i recipienti posizionati per evitare danni o il distacco incidentale dei recipienti di agitazione.
- Collocare un unico recipiente di agitazione al centro e più recipienti in modo uniforme.
- I recipienti a punta o a spigoli vivi causano l'abrasione dei supporti.

### A medio ammissibile / contaminanti / reazioni secondarie



- Eventuali rischi possono insorgere a seguito di
  - materiali infiammabili
  - rottura di vetri



- Trattare soltanto i mezzi il cui apporto energetico è irrilevante nel processo di lavorazione. Ciò vale anche per altre tipologie di apporto energetico, ad esempio mediante irradiazione luminosa.

- Durante il funzionamento l'apparecchio può scaldarsi.

### Alimentazione elettrica/ Spegnere



- In seguito ad un'interruzione ll'alimentazione elettrica, l'apparecchio si riavvia automaticamente.

### Esecuzioni di test



- Indossare i propri capi e accessori di sicurezza personali in base alla classe di pericolo del mezzo da trattare. In caso contrario, può insorgere un pericolo causato da:

- spruzzi di liquidi
- espulsione di componenti
- parti del corpo, capelli, capi d'abbigliamento e gioielli impigliati nel meccanismo.
- Prima della messa in funzione ruotare la manopola (B) verso sinistra fino all'arresto. Aumentare lentamente il numero di giri.
- In caso di funzionamento manuale, ridurre le vibrazioni al sistema braccio-mano (direttiva 2002/44/CE):
  - Tenere il contenitore del campione il più possibile verticale.
  - Limitarsi ad esercitare la pressione necessaria per la miscelazione.
  - In presenza di un numero elevato di campioni, utilizzare attacchi per più campioni.
- In caso di innesco del movimento di oscillazione dell'apparecchio (risonanza), ridurre il numero di giri o superare quanto prima possibile l'intervallo critico.
- Ridurre il numero di giri se
  - il mezzo fuoriesce dal recipiente a causa dell'eccessiva velocità
  - il movimento diventa irregolare
  - l'apparecchio comincia a spostarsi a causa delle forze dinamiche.

### Accessori

- Il funzionamento sicuro dell'apparecchio è garantito soltanto con gli accessori descritti nel capitolo "Accessori".
- Staccare la spina di corrente prima di effettuare il montaggio degli accessori.
- Gli accessori devono essere collegati saldamente all'apparecchio e non devono allentarsi da soli. Il baricentro della struttura deve trovarsi all'interno della superficie di appoggio.

### Per la sicurezza dell'apparecchio

- L'apparecchio deve essere aperto esclusivamente da personale qualificato.
- Evitare urti e colpi violenti all'apparecchio o agli accessori.









Yleinen vaaroahje



Tällä symbolilla osoitetaan tiedot, **jotka ovat erittäin tärkeitä käyttäjän turvallisuuden kannalta**. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa terveyshaitan ja tapaturman.



Tällä symbolilla osoitetaan tiedot, **joilla on merkitystä laitteen teknisen toiminnan kannalta**. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitteen vahingoittumisen.

## Turvallisuusohjeet

### Yleisiä huomautuksia

- Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.**
- Säilytä käyttöohje paikassa, jossa se on helposti kaikkien saatavilla.
- Huolehdi siitä, että laitetta käytää vain koulutettu henkilökunta.
- Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojujuja tapaturmantorjuntaohjeita.
- Käytettävän pistorasiat pitää olla suojaadoitetut.

### Laitteen kokoaminen



- Laitetta ei saa käyttää räjähdyksalttiissa tiloissa, vaarallisten aineiden käsittelyyn.

- Laitteen saa asettaa vain tasaiselle, tukevalle ja liukumattomalalle alustalle.
- Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
- Varmista, että verkkojännite vastaa tyypikilven tietoja.
- Virtajohdon pistorasiat on oltava helposti saatavilla.
- Tarkista laitteen ja tarvikkeiden kunto aina ennen käyttöä. Vaurioituneita osia ei saa käyttää.
- Kiinnitä tarvikkeet ja astiat hyvin, koska täristysastiat saattavat muuten vaurioitua tai irrota.
- Aseta yksittäinen täristysasti keskeisesti ja useampi täristysasti tasaiseksi tasolle.
- Terävät ja teräväreunaiset astiat aiheuttavat pitimen kulumista.

### Välialaineen sallitulla / epäpuhtaudet / sivureaktioita



- Vaaraa voivat aiheuttaa:
  - esitytyvät materiaalit
  - lasin rikkoutuessa
- Käsittele täristimellä ainostaan sellaisia materiaaleja, joissa täri styksen aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

- Laite voi kuumentua käytön aikana.

### Virtalähde/ kytkeminen pois päältä



- Laite toimii sähkökatoksen jälkeen itsestään uudelleen.

### Kokeen suoritus



- Käytä käsiteltävän aineen vaaraluokkaa vastaavia suojarusteita. Muuten voivat aiheuttaa vaaraa:

- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- kehonosien, hiusten, vaatteiden ja korujen takertuminen.
- Käännä säädin (B) ääriasentoon vasemmalle ennen laitteen käytöä. Suurenna hitaasti pyörämisnopeutta.
- VAARA** • Rajoita käsi-käsivarsi-heilahtelukormitusta (standardi 2002/44/EY) käskäytössä:
  - Pidä koeastia mahdollisimman pystysuorassa.
  - Älä paina kovempaa kuin sekoittaminen edellyttää.
  - Käytä suurten näytämäärien yhteydessä useammille näytteille tarkoitettuja telineitä
- Jos täristysliike aiheuttaa laitteen aukeamisen (resonanssi), pieennä pyörämisnopeutta tai ohita kriittinen alue mahdollisimman nopeasti.
- Pienennä pyörämisnopeutta, jos
  - materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörämisnopeuden vuoksi
  - laite toimii epätasaisesti
  - laite vaeltaa dynaanmisten voimien vaikutuksesta.

### Lisätarvikkeet

- Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainostaan Tarvikkeet kappaleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.
- Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
- Lisävarusteiden pitää olla kunnolla kiinni laitteessa eivätkä ne saa löystyä itsestään. Astian painopisteen pitää olla tason alueella.

### Laitteen suojaamiseksi

- Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
- Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.



Advertência geral de perigo



Com este símbolo são identificadas as informações **de extrema importância para a segurança da sua saúde**. A não observação pode causar um efeito nocivo para a saúde e lesões.



Com este símbolo são identificadas as informações **importantes para o funcionamento técnico do aparelho**. A não observação pode causar danos no aparelho.

## Instruções de segurança

### Instruções gerais

- Leia as instruções de utilização por completo antes da colocação em funcionamento e tenha em atenção as instruções de segurança.**
- Guarde as instruções de utilização acessíveis a todos.
- Observe que apenas pessoal qualificado trabalhe com o aparelho.
- Tenha em atenção as instruções de segurança, diretivas, normas de segurança e de prevenção de acidentes.
- A tomada utilizada deve ser ligada à terra (Contacto do condutor de proteção).

### Estrutura do aparelho



- Não utilize o dispositivo em atmosferas potencialmente explosivas, com substâncias perigosas.

- O aparelho pode ser instalado somente sobre uma superfície de apoio plana, estável e anti-derrapante.
- Las patas del aparato deben estar limpias y libres de desperfectos.
- A indicação de tensão da placa de características deve corresponder à tensão de rede.
- A tomada para o cabo de alimentação deve ser de fácil acesso.
- Antes de cada utilização verifique o aparelho e os acessórios quanto a danos. Não utilize nenhuma peça danificada.
- Fixe firmemente os acessórios e recipientes colocados para evitar danos ou projecção accidental dos recipientes de agitação.
- Se usar um recipiente de agitação único coloque-o no centro, se usar vários recipientes de agitação disponhaos de modo a ficarem equilibrados.
- Recipientes pontiagudos ou com arestas vivas provocam abrasão nos suportes.

### Médio admissível / contaminantes / lateral reações



- Beachten Sie eine Gefährdung durch:
  - entzündliche Materialien
  - Glasbruch



- Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch für andere Energieinträge, z.B. durch Lichteinstrahlung.

- Durante o funcionamento, o aparelho pode aquecer demasiado.

### Fonte de alimentação / Desligar



- A seguir a uma interrupção de fornecimento de energia eléctrica o aparelho, reactivar-se-á automaticamente.

### Execuções de ensaio



- Use o seu equipamento de protecção individual conforme a classe de perigo do meio a ser processado. Caso contrário há risco de:

- Respingos de líquidos
- Peças arremessadas para fora
- Partes de corpo, cabelos, roupas ou jóias podem se prender.
- Antes de ligar o aparelho, rode o botão (B) para a esquerda, até parar. Aumente o número de rotações progressivamente.
- Em caso de funcionamento manual, reduza as vibrações do sistema braço-mão (directiva 2002/44/CE):
  - Mantenha o recipiente da amostra o mais vertical possível.
  - Limite-se a exercer a pressão de mistura necessária.
  - Perante um grande número de amostras, utilize ligações para várias amostras.
- Em caso de desencadeamento de movimento de oscilação do aparelho (ressonância), reduza a velocidade de rotação ou passe o mais rapidamente possível a fase crítica.
- Diminua o número de rotações se
  - o meio sair para fora do recipiente devido a velocidade excessiva
  - o movimento se tornar irregular
  - o aparelho começar a deslocar-se devido à ação de forças dinâmicas.

### Acessórios

- A segurança de funcionamento do aparelho só é garantida se ele for usado com os acessórios descritos no capítulo "Acessórios".
- Desligue a ficha da corrente antes de montar os acessórios..
- Os acessórios devem ser fixados firmemente no aparelho e não devem desaparecer sozinhos. O baricentro da estrutura deve situar-se dentro da superfície de apoio.

### Para proteger el aparato

- A abertura do aparelho é permitida, exclusivamente, a pessoas especializadas.
- Evite choques e pancadas violentas no aparelho e nos acessórios.

## Objaśnienie symboli

PL



Ogólna wskazówka o bezpieczeństwie



Symbol tym oznaczono informacje, które są **niezmiernie istotne dla Państwa bezpieczeństwa**. Ich lekceważenie może spowodować uszczerbek na zdrowiu i urazy.



Symbol tym oznaczono informacje, **które są istotne dla technicznej sprawności urządzenia**. Ich lekceważenie może być przyczyną uszkodzeń urządzenia

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### Wskazówki ogólne

- **Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi i przestrzegać wskówek dotyczących bezpieczeństwa.**
- Instrukcję obsługi przechowywać w miejscu dostępnym dla wszystkich.
- Przestrzegać, by urządzenie obsługiwało wyłącznie przeszkolony personel.
- Przestrzegać wskówek dotyczących bezpieczeństwa, dyrektyw oraz przepisów BHP
- Zastosowane gniazdo musi posiadać uziemienie (zestyk przewodu ochronnego)

### Konstrukcja urządzenia



Nie używać urządzenia w atmosferach zagrożonych wybuchem, z materiałami niebezpiecznymi.

- Urządzenie może być ustawiane tylko na równym, stabilnym i odpornym na ślizganie podłożu.
- Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z informacją o napięciu podaną na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Gniazdo do podłączenia urządzenia do sieci musi być łatwo dostępne.
- Przed każdym użyciem sprawdzić, czy urządzenie lub jego wyposażenie nie są uszkodzone. Nie używać uszkodzonych części.
- Zamocować dobrze akcesoria i ustawione naczynia, ponieważ w przeciwnym wypadku naczynia podczas wstrząsów mogą ulec uszkodzeniu lub wypadnięciu.
- Pojedyncze naczynie wstrząsowe umieszczać centralnie, natomiast kilka naczyń równomiernie.
- Ostre krawędzie naczynia powodują ścieranie nasadek.

### Dopuszczalna średnie /zanieczyszczenia / reakcje uboczne



- Uwzględnić zagrożenia wynikające z
  - stosowania materiałów łatwopalnych
  - pęknięcia szkła.



- Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powoduje emisji energii. Odnosi się to również do innych emisji energii, np. z powodu działania promieni słonecznych.

- Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.

### Napięcie zasilania / wyłączanie



- Po ewentualnej przerwie w dostawie prądu urządzenie uruchomi się samoczynnie.

### Wykonywanie prób



- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne odpowiednio do klasy zagrożenia właściwej dla stosowanego medium.

W innym razie istnieje zagrożenie wskutek:

- wytryskiwania cieczy
  - wyrzucania części
  - pochwycenia części ciała, włosów, części odzieży i biżuterii.
- Przed uruchomieniem przestawić pokrętło (B) w lewo do oporu. Powoli zwiększać prędkość obrotową.
    - Zmniejszyć obciążenie wibracyjne wywoływanie ręką podczas pracy w trybie ręcznym (dyrektywa 2002/44/WE):
      - Pojemnik z próbką należy trzymać w pozycji pionowej.
      - Wywierać tylko taki nacisk, jaki jest niezbędny do mieszania.
      - W przypadku wysokich próbek używać nasadek na kilka próbek.
    - W wypadku narastania drgań urządzenia (rezonans), zmniejszyć prędkość obrotową lub jak najszybciej przejść przez krytyczny zakres.
    - Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku -pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wysokiej prędkości obrotowej  
-wystąpienia nierównomiernego biegu  
-przemieszczania się urządzenia na skutek działania sił dyna mechanicznych.

### akcesoria

- Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opisanymi w rozdziale "Akcesoria".
- Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
- Akcesoria muszą być dobrze przymocowane do naczynia i nie można dopuszczać do ich samostistnego poluzowania. Punkt ciężkości zestawu musi spoczywać ponad powierzchnią płyty górne.

### Ochrona urządzenia

- Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Unikać objmania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.



Všeobecné upozornění na ohrožení



Tímto symbolem jsou označeny informace, které mají absolutní význam pro vaše zdraví. Nerespektování může mít za následek újmu na zdraví a úrazy.



Tímto symbolem jsou označeny informace, které mají význam pro technickou funkci zařízení. Nerespektování může mít za následek poškození zařízení..

## Bezpečnostní pokyny a informace

### Všeobecné pokyny

- Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý návod k provozu a respektujte bezpečnostní pokyny.**
  - Návod k provozu uložte na místě dostupné všem.
  - Respektujte, že se zařízením smí pracovat pouze vyškolený personál.
  - Respektujte bezpečnostní upozornění, směrnice, předpisy na ochranu zdraví při práci a prevenci nehod.
  - Použitá zásuvka musí být řádně uzemněna (ochranný vodič).

### Konstrukce přístroje



Zařízení neprovozujte v prostorách s atmosférou s nebezpečím výbuchu ani nebezpečnými látkami.

- Zařízení je povoleno používat výhradně na rovné, stabilní a neklouzavé podložce.
- Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
- Údaj o napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí v síti.
- Zásuvka pro připojení k elektrické síti musí být snadno dosažitelná a přístupná.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nejevají známky poškození. Nepoužívejte poškozené díly.
- Dobře upevněte součásti příslušenství a instalované nádoby, neboť jinak se nádoby mohou poškodit nebo vymrštít.
- Umístěte jednu jednotlivou střásanou nádobu uprostřed a rovněž několik střásaných nádob.
- Špičaté, ostrohranné nádoby mají na nástavcích za následek odírání.

### Připustná médium / kontaminantů / vedlejší reakce



- Mějte na zřeteli ohrožení vlivem
  - zápalných materiálů,
  - rozbití skla



- Pracujte pouze s médií, u nichž je vložení energie vlivem zpracování neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např. vlivem ozáření světlem.

- V provozu se může přístroj zahřívat.

### Napájecí zdroj / vypnutí



- Po přerušení přívodu napájení se přístroj v režimu B opět samostatně rozebehne.

### provedení pokusu



- Používejte své osobní ochranné pomůcky a vybavení podle třídy nebezpečnosti zpracovávaného média.

Jinak vzniká nebezpečí vyvolané:

- vystřikováním kapalin,
- uvolněním a vymrštěním dílů,
- zachycením částí těla, vlasů, oděvů a šperků.
- Před uvedením přístroje do provozu nastavte otočný knoflík (B) k levému dorazu. Pomalu zvýšujte otáčky.



- Při ručním provozu snižte vibrační zatížení rukou a paží (směrnice 2002/44/ES):

- Nádobu se vzorkem držte pokud možno svisle.
- Vyvíjejte jen takový tlak, který je k míchání třeba.
- Při vysokém počtu vzorků používejte nástavce na několik vzorků.
- Pokud se vibračním pohybem přístroj rozkmitá (resonance), snižte otáčky nebo proběhněte kritickou oblastí co možno nejrychleji.
- Snižte otáčky, když
  - médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,
  - vzniká neklidný chod,
  - přístroj se začne vzhledem k dynamickým silám posunovat.

### příslušenství

- Bezpečná práce je zajištěna pouze s příslušenstvím, které je popsáno v kapitole "Příslušenství".
- Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka přístroje.
- Díly příslušenství musí být bezpečně spojeny se zařízením a nesmí se samy uvolnovat. Těžiště nástavby musí být uvnitř odkládací plochy.

### Na ochranu přístroje

- Přístroj smí otevřít pouze odborný pracovník.
- Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na příslušenství.



Veszélyekre vonatkozó általános figyelmeztetés



**VESZÉLY**



**FIGYELEM**

Ez a szimbólum azokat az információkat jelöli, **amelyek különleges fontosságúak a személyek biztonsága szempontjából**. Ezek figyelmen kívül hagyása egészségkárosodáshoz és sérülésekhez vezethet.

Ez a szimbólum azokat az információkat jelöli, **amelyeknek a készülék műszaki funkciója szempontjából van jelentősége**. Ezek figyelmen kívül hagyása a készülék károsodásához vezethet..

## Biztonsági tudnivalók

### Általános információk

#### **Az üzembe helyezés előtt olvassa végig a kezelési útmutatót, és ügyeljen a biztonsági tudnivalókra.**

- A kezelési útmutatót mindenki számára könnyen elérhető helyen tárolja.
- Ügyeljen arra, hogy csak képzett munkatársak dolgozzanak a készülékkel.
- Tartsa be a biztonsági tudnivalókat, irányelveket, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat.
- A használt aljzatnak földeléssel (védőérintkezővel) kell rendelkeznie.

### Készülék felépítése



**VESZÉLY**

Ne használja a készüléket robbanásveszélyes légkörben és veszélyes anyagokkal.

- A készülék csak egyenes, stabil és csúszásmentes alapra állítható fel.
- A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
- A típusáblán szereplő feszültségnek meg kell egyeznie a háztartási feszültséggel.
- A tárvezeték dugaszolálpajzatának könnyen elérhető és megközelíthető helyen kell lennie.
- Minden használat előtt ellenőrizze a készülék és a kiegészítők épségét. Ne használjon sérült eszközöket.
- Jól rögzítse a tartozékokat és a felhelyezett edényt. Ha a rögzítés nem megfelelő, a rázódény megsérülhet vagy kilökődhet.
- Ha egy rázódénnel dolgozik, helyezze középre, ha többel, rendezze el őket egyenletesen.
- Hegyes részekkel vagy éles oldalakkal rendelkező edények kopattatják a feltéteket.

### Megengedett közeg / szennyező anyagok / mellékreakciók



**FIGYELEM**



**VESZÉLY**

- Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel  
- gyűlékony anyagok kezelésénél  
- üvegtörétek
- Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás soiran átadott energia jelentéktelennek minősül. Ez érvényes más energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

- Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.

### Tápegység / kikapcsolásával



**FIGYELEM**

- Az áram hozzávezetés megszakadása után a készülék magától ismét elindul

### Kísérletek végrehajtása



**FIGYELEM**

- Viseljen a megmunkálandó közeg veszélyességi osztályának megfelelő személyes védőfelszerelést. Máskülönben fennáll a következők veszélye:
  - folyadékok kifröccsenése
  - alkatrészek leröpülése
  - testrészek, haj, ruhadarabok és ékszerek becsípődése.
- Üzembeállítás előtt a B forgatógombot forgassa el a baloldali ütközöpontig. A fordulatszámot lassan növelte.



**VESZÉLY**

- Kézi használat esetén csökkentse a kéz és a kar lengő terhelését (2002/44/EG irányelv):

- Lehetőleg függőlegesen tartsa a mintaadényt.
- Csak akkora nyomást gyakoroljon a készülékre, amennyi a keveréshez szükséges.
- Sok minta esetén használja az ehhez való toldatot.
- Ha a készülék rázkódása felerősödik (rezonancia), akkor csökkent se a fordulatszámot vagy a lehető leggyorsabban hagyja el a veszélyes környezetet.
- Csökkentse a fordulatszámot, ha
  - a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt anyag
  - a készülék futása nem sima
  - a dinamikus hatások következtében a készülék elmozdul.

### Kiegészítők

- Biztonságosan csak a "Tartozékok" fejezetben felsorolt tartozékok alkalmazásával lehet dolgozni.
- A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az elektromos hálózatból.
- A tartozékokat biztosan kell összekötni a készülékkel, és maguktól nem szabad leválniuk. A készülék súlypontjának a főzőfelületen belül kell elhelyezkednie.

### A készülék védelme érdekében

- A készüléket csak szakember nyithatja fel.
- Tilos a készüléket és tartozékait lökődöni vagy ütni.



Spolšna varnostna opozorila



## NEVARNOST

Simbol označuje informacije, **ki so nadvse pomembne za varnost vašega zdravja.** Neupoštevanje informacij lahko vpliva na zdravje in vodi do poškodb.



## POZOR

Simbol označuje informacije, **ki so pomembne za tehnično delovanje naprave.** Neupoštevanja simbola lahko vodi do poškodb naprave

## Vsebina

### Splošni napotki

#### • **Pred uporabo v celoti preberite priročnik za uporabo in upoštevajte varnostna opozorila.**

- Priročnik za uporabo shranite na mestu, ki bo vsem dostopno.
- Pazite, da bodo napravo uporabljale le za to usposobljene osebe.
- Upoštevajte varnostna opozorila, smernice, predpise za varstvo pri delu ter za preprečevanje nesreč.
- Vtičnica za priključitev v električno omrežje mora biti enostavno dosegljiva in dostopna.

### Sestava naprave



## NEVARNOST

Naprave ne uporabljajte v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in z nevarnimi snovi.

- Pri nastavljanju frekvence tresenja bodite pozorni na posode, ki so na stresalni mizi. Tako je mogoče preprečiti brizganje stresanega medija iz preizkusnih posod.
- Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
- Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno napetostjo.
- Vtičnica za priključitev v električno omrežje mora biti enostavno dosegljiva in dostopna.
- Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoškodovani. Ne uporabljajte poškodovanih delov.
- Dobro pritrdite opremo in namešcene posode, saj se lahko sicer posode poškodujejo ali izvržejo.
- Eno posodo namestite v sredino, več posod pa razporedite ena komerno.
- Koničaste posode in posode z ostrimi robovi povzročajo obrabo naležnih površin.

### Dovoljena srednje/ onesnaževalci / neželeni reakcije



## POZOR

• Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,
- polomljenega stekla
- Obdelujte le medije, pri katerih obdelava ne dovaja občutne energije. To velja tudi za druge dovode energije, npr. zaradi svetlob nega obsevanja.

- Med delovanjem se lahko naprava segreje.

### Električno napajanje / Izklapljanje



## POZOR

- Po predložku prekiniti napajanja, se bo naprava znova sama

### Poskusne izvedbe



## POZOR

- Uporabljajte osebno zaščitno opremo v obsegu, ki ustreza razredu nevarnosti obdelovanega medija. Poleg tega obstaja tudi nevarnosti zaradi:

- brizganja tekočine,
- izmeta delov,
- zajemanja delov telesa (zlasti udov), las, oblek in nakita.
- Pred zagonom vrtljivi gumb (B) zavrtite do konca v levo. Počasi povečujte število vrtljajev.
- Zmanjšajte obremenitev roke in dlani zaradi vibracij (Direktiva 2002/44/EU) pri ročnem načinu delovanja:
  - posodo z vzorci držite navpično, če je le mogoče;
  - pritiska naj bo samo toliko, kolikor ga je potrebno za mešalni postopek;
  - pri višjih številih vzorcev uporabljajte nastavke za več vzorcev.
- Če se tresenje naprave močno poveča (resonanca), zmanjšajte število vrtljajev ali pa čim hitreje povečajte število vrtljajev prek kri tičnega območja.
- Število vrtljajev zmanjšajte, če:
  - medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
  - naprava teče neenakomerno,
  - se naprava zaradi dinamičnih sil začne premikati.

### oprema

- Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju "Oprema".
- Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
- Deli naprave morajo biti z napravo tesno povezani in se ne smejo sprostiti sami od sebe. Težišče sestavljenih naprave mora biti znotraj plošče.

### Za zaščito naprave

- Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
- Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.

## Vysvetlenie k obrázku

SK



Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.



Týmto symbolom sú označené informácie, **ktoré majú zásadný význam z hľadiska bezpečnosti a vášho zdravia**. Ich nerešpektovanie môže viesť k zdravotnej ujme a úrazom.



Týmto symbolom sú označené informácie, **významné z hľadiska technickej funkčnosti zariadenia**. Ich nerešpektovanie môže viesť k poškodeniu zariadenia.

## Bezpečnostné pokyny

### Všeobecné pokyny

#### **• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zariadenia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.**

- Návod na obsluhu uložte tak, aby bol prístupný pre každého.
- Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochranu zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.
- Použitá sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s ochranným kontaktom).

### Konštrukcia zariadenia



Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu ani s nebezpečnými látkami.

- Zariadenie sa môže inštalovať iba na rovnú, stabilnú a neklzávú podložku.
- Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
- Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku zariadenia.
- Elektrická zásuvka pre sieťový napájací kábel musí byť voľne prístupná.
- Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenstvo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.
- Dôkladne upevnite dielce príslušenstva a položené nádoby, pre tože inak sa striasacie nádoby môžu poškodiť alebo vymrštiť.
- Striasaciu nádobu uložte do stredu, ak je jediná, viaceré nádoby ukladajte rovnomerne.
- Zahrotené nádoby a nádoby s ostrými okrajmi spôsobujú zvýšený oder nástavcov.


### Pripustná stredná / kontaminanty / vedľajšie reakcie



- Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v súvislosti - s horľavými materiálmi,
- s rozbitiu skla
- Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostatné príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.

- Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.

### Napájanie / vypnutí

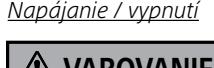

- Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie samo uvádza znova na.

### Vykonávanie pokusov



- Používajte osobné ochranné pomôcky zodpovedajúce triede nebezpečenstva spracovávaného média. Inak hrozí nebezpečenstvo:

- Vystreknutia kvapaliny
- Vymŕštenia dielov
- Zachytenia častí tela, vlasov, odevov a šperkov.
- Pred uvedením do prevádzky prestavte otočný ovládač (B) doľa va až na doraz. Rýchlosť otáčania zvyšujte pomaly.
- Zniženie vibračného zaťaženia ruky a ramena (Smernica 2002/44/ES) pri manuálnej prevádzke:
  - Nádobu na vzorku držte podľa možnosti kolmo.
  - Používajte iba taký tlak, ktorý je na miešanie potrebný.
  - Pri vysokých počtoch vzoriek používajte nástavce určené pre viaceré vzorky.
- Ak sa zariadenie rozkýva v dôsledku vibračných pohybov (rezonancia), znižte rýchlosť otáčania alebo, ak to je možné, preknajte kri tický rozsah čo najrýchlejšie.
- Rýchlosť otáčania znižte, ak - médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosťi otáčania
- chod zariadenia začína byť nepokojný
- zariadenie sa pôsobením dynamických síl začína pohybovať.

### príslušenstvo

- Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré sa popisuje v kapitole "Príslušenstvo".
- Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica..
- Diely príslušenstva musia byť bezpečne spojené so zariadením a nesmú sa samovoľne uvoľniť. Tažisko nadstavby sa musí nachádzať vnútri odkladacej plochy.

### Na ochranu zariadenia

- Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.
- Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo príslušenstva.



Teie kaitseks



OHT

Selle sümboliga on tähistatud teave, **mis on vältimatult oluline teie tervise ohutuseks**. Eiramise tagajärjeks võib olla tervise kahjustamine ja vigastus.



HOIATUS

Selle sümboliga on tähistatud teave, **mis on oluline seadme tehniliseks talitluseks**. Eiramise tagajärjeks võivad olla seadme kahjustused.

## Ohutusjuhised

### Üldised märkused

- Lugege kasutusjuhend enne seadme kasutuselevõttu täielikult läbi ja pöörake tähelepanu ohutusjuhistele.**
- Hoidke kasutusjuhendit kõigile ligipääsetavas kohas.
- Arvestage, et seadmega töötaks vaid koolitatud personal.
- Arvestage ohutusjuhiseid, direktiive, tööhõtus- ja avariennetuskeskirju.
- Kasutatav pistikupesa peab olema maandatud (maandusjuhi kontakt).

### Seadme ülespanek



OHT

Ärge käitage seadet plahvatusohlikeks atmosfäärides ega ohtlike aineteega.

- Seadet tohib üles seada üksnes tasasele, stabiilsele ja libisemiskindlale aluspiinale.
- Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
- Tüübislild näidatud pinge peab ühtima toitevõrgu pingega.
- Toitejuhme pistikupesa peab olema kergelt kättesaadav ja ligipääsetav.
- Kontrollige seadet ja tarvikuid enne iga kasutuskorda kahjustustesse suhtes. Ärge kasutage kahjustatud detaile.
- Kinnitage lisaosad ja juurdekuuluvad anumad korralikult, vastasel korral võib seade raputusnöösid kahjustuda või minema pilduda.
- Ühe raputusnöö kasutamisel asetage see keskele ja mitmete kasutamisel asetage need ühtlasel.
- Teravatipuliste ja teravaservaliste nööde kasutamine põhjustab pealise kulumist.

### Lubatud keskmise / saasteainete / kõrvalreaktsioonide



HOIATUS

- Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb - kergesti süttivatest materjalidest - klaasi purunemine



OHT

- Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest tingitud energia andmine on kindel. See kehit ka teiste energiaal-like, näiteks valguskiirguse puhul.

- Töö käigus võib seade kuumeneda.

### Toiteallikas / väljalülitamine



HOIATUS

- Pärast jõuülekannet lahitamata, seade taaskäivitub ise.

### Katsete läbiviimine



HOIATUS

- Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava meediumi ohuklassile. Vastasel korral põhjustavad ohtlikku olukorda:
  - vedelike pritsmed;
  - osade väljapaiskumine;
  - kehaosade, juuste, riuetusesemete ja ehete sissetõmbamine.
- Lükake pöördlüliti (B) enne kasutuselevõttu vasakpoolsesse asendisse. Suurendage pikkamööda põorete arvu.



OHT

- Käsitežiimi korral vähendage käe võnkekoormust (direktiiv 2002/44/EÜ):

- Hoidke proovimahutit võimalikult vertikaalselt.
- Rakendage jõudu ainult sel määral, kui palju on tarvis segamiseks.
- Kasutage suure hulga proovide korral tarvikuid paljude proovi de jaoks.
- Kui seade hakkab raputamisel võnkuma (resonants), vähendage põorete arvu või läbige kriitiline ala võimalikult kiiresti.
- Vähendage põorete arvu, kui -vahend pritsib liiga kiirete põorete tõttu nõust välja -seade töötab ebäühtlaselt -dünaamiline jõud hakkab seadet paigast liigutama.

### Lisandid

- Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millega on juttu peatükis "Lisaosad".
- Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Lisatarvikute osad peavad olema seadmega kindlalt ühendatud ega tohi iseenesest lahti tulla. Konstruktsiooni raskuskese peab asuma plaadi mõõtmete piirides.

### Seadme kaitseks

- Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.
- Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoopet.



Vispārēja brīdinājuma norāde



Ar šādu simbolu ir apzīmēta informācija, **kas noteikti ir svarīga drošībai un veselībai**. Neievērojot šo norādījumu, var rasties kaitējums veselībai vai ievainojums.



Ar šādu simbolu ir apzīmēta informācija, **kas ir svarīga iekārtas tehniskai darbībai**. Neievērojot šo norādījumu, var rasties iekārtas bojājumi..

## Drošības norādījumi

### Vispārējas norādes

- Pirms ekspluatācijas sākšanas pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju un ievērojiet drošības norādījumus.**
- Uzglabājiet lietošanas instrukciju visiem pieejamā vietā.
- Pievērsiet uzmanību, lai ar iekārtu strādātu tikai apmācīts personāls.
- Ievērojiet drošības norādījumus, direktīvas, darba drošības un negadījumu novēršanas priekšrakstus.
- Izmantotajai kontaktligzdai ir jābūt iezemētai (ar nulles vadu).

### Aparāta uzņēmējs



Neizmantojiet ierīci sprādzienbīstamā vidē, ar bīstamām vielām vai ūdenī.

- Aparātu drīkst novietot tikai uz līdzzenas, stabilas un neslīdošas pamatnes.
- Iekārtas balstiņi jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
- Tehnisko datu plāksnītē norādītajam spriegumam jāatbilst elektrotīkla spriegumam.
- Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aizsniedzamai un pieejamai.
- Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai ierīcei un piederumiem nav bojājumu. Neizmantojiet bojātas detaļas.
- Rūpīgi nostipriniet iekārtas detaļas un uzstādītos traukus, jo pretējā gadījumā vibrējošie trauki var tikt sabojāti vai arī tie var izslīdet.
- Vienu vibrējošo trauku novietojiet vidū, bet vairākus traukus izkār tojiet vienmērīgi.
- Trauki ar asām formām un stūriem to ielikšanas vietās norīvējas.

### Pielaujama vidēja / piesārņotāji / sānu reakcijas



- Nemiet vērā, ka
  - pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzliesmojošām vielām,
  - stiklu izsišanas
- Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem energijas rašanās vei diem, piemēram, gaismas stariem.
- Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.

### Barošanas avots / izslēgt



- Ja ir bijis elektroenerģijas paderves pātraukums, ierīce atsāk darboties automātiski.

### Eksperimentu veikšana



- Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu, kas atbilst apstrādājamās vielas bīstamības klasei.

Pretējā gadījumā pastāv risks:

- apšķakstīties ar šķidrumiem
- izsviest dajas
- skart ķermēņa dajas, matus, apģērbu un rotaslietas.
- Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā iestatiet regulēšanas pogu (B), pagriežot to pa kreisi un nofiksējot. Apgrīzienu skaitu palieliniet lēnām.



- Manuālā darbības režīmā samaziniet plaukstas - rokas vibrācijas līmeni (Direktīva 2002/44/EK):

- Turiet paraugu traucīju pēc iespējas vertikāli.
- Pielieciet tikai tik daudz spēka, cik nepieciešams maisišanai.
- Liela paraugu skaita gadījumā izmantojiet uzgaļus vairākiem paraugiem.
- Ja vibrācijas sašūpo iekārtu (rezonanse), samaziniet apgrīzienu skaitu vai arī pēc iespējas ātrāk pārvariet kritisko diapazonu.
- Samaziniet apgrīzienu skaitu, ja
  - pārāk liela apgrīzienu skaita dēļ no trauka izšķakstās viela,
  - iekārtas gaita ir nevienmērīga,
  - iekārta sāk pārvietoties dinamisko spēku dēļ.

### piederumi

- Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodalā "Aprīkojums" aprakstīto aprīkojumu.
- Elektrības vads nedrīkst pieskarties apsildāmajai novietošanas virsmai.
- Piederumiem jābūt stingri piestiprinātiem ierīcei, un tie nedrīkst paši atvienoties. Instalācijas smaguma centram jābūt uzstādīšanas vietas vidū.

### ierīces drošībai

- Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
- Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.



Bendras įspėjimas apie pavojų



**PAVOJUS**

Šiuoju simboliu žymima informacija, **turinti itin didelę reikšmę jūsų sveikatos saugumui.** Nekreipiant dėmesio, kyla pavojus sveikatai ir grėsmė susižeisti.



**DĖMESIO**

Šiuoju simboliu žymima informacija, **turinti reikšmės prietaiso techninių funkcijų veikimui.** Nekreipiant dėmesio, kyla pavojus pažeisti prietaisą.

## Saugos nuorodos

### Bendrosios nuorodos

- Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykites saugos nuorodų.**
- Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
- Priziūrėkite, kad prietaisai dirbtų tik apmokyti darbuotojai.
- Laikykites saugos nuorodų, reikalavimų, darbo saugos ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisyklėmis.
- Elektros lizdas turi būti įzemintas (apsauginio laidininko kon taktas).

### Prietaiso konstrukcija



Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje ir su pavojingomis medžiagomis

- Įrenginį leidžiama statyti tik ant lygaus, stabilaus ir neslidaus pagrindo.
- Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
- Tinklo įtampa turi sutapti su prietaiso techninių duomenų skydeilyje nurodyta įtampa.
- Kištukinis lizdas, j kurį jungiamas prietaiso maitinimo laidas, turi būti lengvai pasiekiamas ir prieinamas.
- Prieš naudodamini prietaisą, kaskart patirkinkite, ar jis ir jo priedai nepažeisti. Pažeistų detalių nenaudokite.
- Gerai pritvirtinkite prietaiso priedus ir statomus indus, nes gali būti sugadinti arba išsviesti plakimo indai.
- Vieną plakimo indą dékite per vidurį, o keliis indus išdėliokite tolygiai.
- Smailūs, aštriabriauniai indai gali aprinti déklus.

### leistinas vidutinėms / teršalai / šalutinis reakcijos



DĖMESIO

Pavojų kelia:

- degios medžiagos,
- stiklas sulaužytų daiktų

- 
- Apdrokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų energija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate kus šviesos spinduliams.

- Veikdamas prietaisas gali įkaisti.

### Elektros energijos tiekimas/ išjungimas



DĖMESIO


Nutrūkus elektros energijos tiekimui, prietaisas, pradeda veikti automatiškai.

### Bandymo eiga



DĖMESIO

- Asmeninės apsaugos priemonės naudokite atsižvelgdamis į apdorojamos terpės pavojingumo klasę.

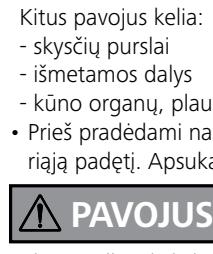

PAVOJUS

- Kitus pavojus kelia:
  - skysčių purslai
  - išmetamos dalys
  - kūno organų, plaukų, drabužių ir papuošalų sugriebimas.
- Prieš pradédami naudotis prietaisu, rankenėlę (B) pasukite į kairiąją padėtį. Apsukas didinkite lėtai.

- Dirbdami rankiniu režimu kuo mažiau mojuokite ranka (direktyva 2002/44/EB):

- kuo stačiau laikykite mégintuvélį;
- spauskite tiek, kiek reikia maišymo procesui užtikrinti;
- jei maišote daug méginių, naudokite antdėklus keliems mégi niams sudėti.
- Jei prietaisas dėl vibracijos pradėtų svyruti (rezonansas), sumažinkite apskas arba kuo greičiau pereikite kritinę sritį.
- Apsukas sumažinkite, jei:
  - apdrojama priemonė dėl per didelių apskukų ištyška iš indo,
  - judesiai tampa netolygūs,
  - dinaminiai jėgų veikiamas prietaisas pradeda judėti.

### priedai

- Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky- riuje "Priedai".
- Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
- Priedai turi būti gerai pritvirtinti prie prietaiso ir savaime neatsilaisvinti. Įrenginio svorio centras turi būti plokštelės ribose.

### Norédami apsaugoti prietaisa

- Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
- Saugokite prietaisą iš jo priedus nuo smūgių.

## Легенда на символите

BG



Общо предупреждение за опасност



С този символ се обозначава информация, **която е от изключително важно значение за защита на Вашето здраве**. Неспазването на тези указания може да доведе до увреждане на здравето и нараняване.



С този символ се обозначава информация, **която е от значение за техническото функциониране** на уреда. Неспазването на тези указания може да доведе до повреди по уреда.

## Инструкции за безопасност

### Общи указания


- Преди да започнете работа с уреда, прочетете цялото ръководство за експлоатация и следвайте инструкциите за безопасност.**
- Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за всички място.
- Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само обучен персонал.
- Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията, правилата за охрана на труда и техника на безопасност.
- Използваният контакт трябва да бъде заземен (защитен контакт)

### Монтаж на уреда



- Не използвайте уреда във взривоопасна атмосфера и с опасни вещества.
- Уредът трябва да се поставя само на равна, стабилна и нехълзгаща се подложка.
- Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
- Данните за напрежението върху типовата табелка трябва да съвпадат с мрежовото напрежение.
- Контактът за включване на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен.
- Преди всяка употреба проверявайте уреда и принадлежностите за повреди. Не използвайте повредени части.
- Прикрепете добре иначе разклащане кораби могат да бъдат повредени или изхвърлени аксесоари и установени съдове.
- Поставете един разклащане кораб център и няколко трепереха колби равномерно.
- Съвет, с остри ръбове съдове водят до есетата на абразия.

### Допустимо средносочен / замърсители / странични реакции

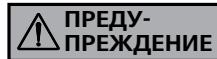

- Забележка от опасност:
  - Запалими материали
  - Счупено стъкло
- Само процес медии, в които на входа на енергия чрез редакция е безвреден. Това важи и за други енергийни ресурси като чрез облязване със светлина.
- Уредът може да се нагрее по време на експлоатация.



- След Прекъсване на захранването по, устройството ще се рестартира от само себе си

### Провеждане на опити



- Носете Вашите лични предпазни средства в съответствие с класа опасност на обработвания флуид.

В противен случай съществува риск от:

- пръски от течности
- изхвърляне на части
- захващане на части от тялото, коса, части от облеклото и украсения.

- Преди да започнете работа на дръжката (B) наляво. Увеличете скоростта бавно.
  - Намаляване на вибрациите, натоварването на системата ръка-рамо (Директива 2002/44/ЕО) в ръчен режим.
  - Дръжте контейнера за проба, както е вертикална, колкото е възможно.
  - Упражнявайте само достатъчно налягане, като за процеса на смесване се изиска
  - Използвайте приголям брой проби есета за няколко проби.
- Ако разклащането на устройството ескалира (резонанс), да намали скоростта или да стартирате чрез вас възможно най-бързо на критичната област.
- Намалете честотата на вибрациите, ако:
  - средата пръска извън съда поради прекалено високите обороти
  - уредът започне да работи неравномерно
  - когато машината започва да се скитат от динамични сили.

### аксесоари

- Безопасната работа е гарантирана само с принадлежностите, описани в раздел „Принадлежности“.
- Монтирайте принадлежностите само при изведен захранващ щепсел.
- Принадлежностите трябва да са закрепени добре към уреда и не трябва сами да се разхлабват. Центърът на тежестта на конструкцията трябва да се намира в границите на опорната повърхност.

### За защита на уреда

- Уредът може да се отваря само от квалифициран персонал.
- Избягвайте удари по уреда или принадлежностите.

## Explicarea semnelor

RO



Indicație cu caracter general privind pericole



**PERICOL**

cu acest simbol sunt marcate informații, **care au o importanță absolută pentru siguranța sănătății dumneavoastră**. Nerespectarea poate conduce la influențarea sănătății și accidentări.



**AVERTIZARE**

cu acest simbol sunt marcate informații, **care sunt de importanță pentru funcționarea tehnică a aparatului**. Nerespectarea poate avea ca urmare defectarea aparatului

## Indicații de siguranță

### Indicații generale

- **Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de punerea în funcțiune și să respectați indicațiile de siguranță.**
- Păstrați Instrucțiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru întreg personalul.
- Asigurați-vă că numai personal instruit lucrează cu aparatul.
- Respectați indicațiile de siguranță, directivele și prevederile de protecția muncii și prevenirea a accidentelor.
- Priza utilizată trebuie să fie legată la pământ (contact de protecție).

### Structura aparatului



**PERICOL**

Nu utilizați aparatul în atmosferă explozivă sau cu materiale periculoase.

- Aparatul trebuie așezat numai pe o suprafață plană, stabilă și nealunecoasă.
- Picioarele aparatului trebuie să fie curate și nedeteriorate.
- Tensiunea rețelei de alimentare trebuie să corespundă cu cea indicată pe plăcuța de tip.
- Priza pentru alimentarea cu tensiune a aparatului trebuie să fie ușor accesibilă.
- Înaintea fiecărei utilizări, verificați ca aparatul și accesoriile să nu fie deteriorate. Nu folosiți piese deteriorate.
- Befestigen Sie Zubehörteile und aufgestellte Gefäße gut, da sonst Schüttelgefäße beschädigt oder herausgeschleudert werden können.
- Platzieren Sie ein einzelnes Schüttelgefäß mittig und mehrere Schüttelgefäße gleichmäßig.
- Spitze, scharfkantige Gefäße führen an den Aufsätzen zu Abrieb.

### permisă mijlocii / contaminanți / Reacții adverse



**AVERTIZARE**

- Beachten Sie eine Gefährdung durch:
  - entzündliche Materialien
  - Glasbruch
- Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieeintrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch für andere Energieinträge, z.B. durch Lichteinstrahlung.
- În timpul funcționării, aparatul se poate încălzi.

### Sursa de alimentare / Deconectarea



**AVERTIZARE**

- Aparatul va reporni automat, urmă oricarei întreruperi de alimentare.

### Realizarea de experimente



**AVERTIZARE**

- Purtați echipamentul de protecție personal corespunzător clasei de pericol a materialului procesat.

În plus, pot exista următoarele pericole datorate:

- stropire cu lichide,
- proiectarea în afară a unor piese
- prinderea unor părți ale corpului, părului, hainelor sau bijuteriilor.

- Stellen Sie vor Inbetriebnahme den Drehknopf (B) auf Linksschlag. Steigern Sie die Drehzahl langsam.



**PERICOL**

- Verringern Sie die Hand-Arm-Schwingbelastung (Richtlinie 2002/44/EG) bei Handbetrieb:

- Halten Sie den Probenbehälter möglichst senkrecht.
- Üben Sie nur soviel Druck aus wie für den Mischvorgang erforderlich
- Benutzen Sie bei hohen Probenzahlen Aufsätze für mehrere Proben.
- Falls sich die Schüttelbewegung des Gerätes aufschaukelt (Resonanz), reduzieren Sie die Drehzahl oder durchlaufen Sie den kritischen Bereich schnellstmöglich.
- Reduceți frecvența de vibrare, în caz că
  - Substanța este stropită din recipient datorită turației prea mari
  - survine o funcționare neliniștită
  - atunci când Aparatul începe să se rătăcească cu forțe dinamice.

### Accesorii

- Operarea sigură este garantată numai cu accesoriiile descrise în capitolul „Accesorii”.
- Montați accesorioile numai când ștecherul este scos din priză.
- Accesorioile trebuie să fie bine fixate pe aparat și nu este permis ca acestea să se desprindă singure. Centrul de greutate al monajului trebuie să se afle în interiorul suprafeței de aşezare.

### Pentru protecția aparatului

- Aparatul va fi deschis numai de personal calificat.
- Evitați șocurile și loviturile asupra aparatului sau accesorioilor.



Γενική υπόδειξη κινδύνων



Με το συγκεκριμένο σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες, **οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ασφάλεια της υγείας σας**. Η παράβλεψή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη της υγείας ή τραυματισμό.



Με το συγκεκριμένο σύμβολο επισημαίνονται πληροφορίες, **οι οποίες είναι σημαντικές για την τεχνική λειτουργία της συσκευής**. Η παράβλεψή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στη συσκευή.

## Υποδείξεις ασφαλείας

### Γενικές υποδείξεις

- **Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας.**
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο σε όλους.
- Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να εργάζεται με τη συσκευή.
- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη (επαφή αγωγού προστασίας).

### Δομή της συσκευής



Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες και με επικίνδυνες ουσίες.

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνο πάνω σε επίπεδες, σταθερές και αντιολισθητικές επιφάνειες.
- Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να μην έχουν υποστεί ζημίες.
- Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με την τάση δικτύου.
- Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Συνδέστε καλά αλλιώς κουνώντας σκάφη μπορούν να καταστραφούν ή να πεταχτεί έξω αξεσουάρ και ιδρύθηκε σκάφη.
- Τοποθετήστε ένα μόνο τίναγμα κέντρο των πλοίων και αρκετές φιάλες κουνώντας ομοιόμορφα.
- Συμβουλή, κοφτερά σκάφη οδηγούν στα δοκίμια στην τριβή.

### Επιτρεπτή μεσαίου / ρυπαντές / παράπλευρες αντιδράσεις



- Σημείωση από έναν κίνδυνο:
  - Εύφλεκτα υλικά
  - Σπασμένο γυαλί
- Μόνο μέσα ενημέρωσης διαδικασία στην οποία η είσοδος ενέργειας από την επεξεργασία είναι ακίνδυνο. Αυτό ισχύει και για άλλες εισόδους ενέργειας, όπως από φωτεινή ακτινοβολία.
- Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.

### παροχή ηλεκτρικού ρεύματος / Διακοπή λειτουργίας της



- Μετά από μια διακοπών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η συσκευή θα κάνει επανεκκίνηση από μόνο του.

### Εκτέλεση πειραμάτων



- Φοράτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σας ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του προς επεξεργασία μέσου.

Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί κίνδυνος από:

- πιτσιλιές υγρών
- εκτίναξη εξαρτημάτων
- μάγκωμα μελών του σώματος, μαλλιών, ρούχων και κοσμημάτων.
- Πριν θέστε σε λειτουργία το διακόπτη (B) προς τα αριστερά. Αυξήστε την ταχύτητα αργά.



- Μειώστε το φορτίο κραδασμούς στο σύστημα χεριού-βραχίονα (οδηγία 2002/44/EK) στη χειροκίνητη λειτουργία:

- Κρατήστε το δοχείο με το δείγμα όσο πιο κάθετα γίνεται.
- Ασκήστε μόνο αρκετή πίεση, όπως για τη διαδικασία ανάμιξης απαιτούνται.
- Χρήση σε υψηλό αριθμό δειγμάτων δοκίμια για διάφορα δείγματα.
- Εάν το αποτέλεσμα της ανακίνηση της συσκευής κλιμακώνεται (συντονισμός), να μειώσει την ταχύτητα ή να περάσουν από την κρίσιμη περιοχή το συντομότερο δυνατό.
- Περιορίζετε τη συχνότητα ανάδευσης σε περίπτωση
  - εκτίναξης σταγονίδιων του μέσου από το δοχείο λόγω υπερβολικού αριθμού στροφών
  - ανώμαλης λειτουργίας
  - όταν το μηχάνημα αρχίζει να περιπλανιέται μέσα από δυναμική.

### αξεσουάρ

- Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».
- Εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα μόνο όταν το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
  - Τα παρελκόμενα πρέπει να συνδέονται ασφαλώς με τη συσκευή και δεν πρέπει να αποσυνδέονται από μόνα τους. Το κέντρο βάρους της διάταξης πρέπει να βρίσκεται εκτός της επιφάνειας τοποθέτησης.

### Για την προστασία της συσκευής

- Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.
- Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα παρελκόμενα.





**IKA® - Werke GmbH & Co.KG**

Janke & Kunkel-Str. 10


D-79219 Staufen

Tel. +49 7633 831-0

Fax +49 7633 831-98

[sales@ika.de](mailto:sales@ika.de)

**www.ika.com**

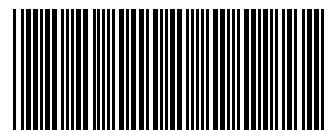

\*3345300A\*